

電動ピペット・連続分注器キャンペーン

2021年4月1日～9月30日



Easier Than Expected

電動ピペット・連続分注器キャンペーン

電動ピペットは操作が難しそう・重そう…などの不安はございませんか？エッペンドルフの電動ピペットならこれらの不安も解消でき、安心してご使用いただけます。さらに、電動ピペットと電動連続分注器を用いることによって、作業時間・身体への負担を大幅に抑えることができます。

本キャンペーンではこれらの製品を **30% OFF** にてご提供いたします。

30% OFF 対象商品

- > 電動マイクロピペット Xplorer / Xplorer plus
- > 電動連続分注器マルチペット E3 / E3x

PDF 版カタログには操作性がわかりやすい
YouTube 動画リンク付きです



本カタログの
PDF版はこちら



ボタンをピッと押すだけで設定したスピードでの吸引排出

電動マイクロピペット Xplorer / Xplorer plus

30% OFF!

Xplorer / Xplorer plus を使うメリット

- > ボタンを押すだけで吸引排出ができるため、身体への負担を軽減する
- > 手動でのピペッティングで生じる使用者間での誤差を取り除く
- > 使用する溶液や容器に合わせて、吸引排出スピードを調整可能
- > 連続分注モードで、一度にまとめて吸引した液体を設定した容量で連続して排出でき、スピードUP

Xplorer / Xplorer plus の違いは使えるモードの数

操作モード	Xplorer	Xplorer plus
分注 (Pip) : 液体の吸引と排出	■	■
マニュアルピペッティング (Man) : 液体吸引は、最大量に達する前に手動で停止することができます	■	■
分注とミキシング (P/M) : 吸引したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行います	■	■
連続分注 (Dis) : 等しい分量を連続的に分注	■	■
自動連続分注 (Ads) : 任意の一定間隔で連続分注 YouTube	■	■
スペシャルモード (Spc) - 連続吸引 : 液体を連続して吸引 YouTube	■	■
スペシャルモード (Spc) - シークエンシャル連続分注 : あらかじめ設定した順序で連続10通りの容量を分注します YouTube	■	■
スペシャルモード (Spc) - リバースピペッティング : 粘性・有機溶媒のピペッティングに YouTube	■	■
スペシャルモード (Spc) - 希釈 : 希釈液およびエアバブルで分割された試料の吸引	■	■
スペシャルモード (Spc) - シークエンシャル分注 : 最大10回のピペッティングを任意の設定容量で順番に入ります	■	■
固定容量 (Fix) : 吸引および分注速度を含むよく使う容量を最大10種類まで保存しておくことができます	■	■
プログラミング (Prg) : 最大4段階でのピペッティング操作を組み合わせることができます。最大10種類	■	■
オプション (Opt) : 好みの設定を保存、サービス間隔を設定、キーロックの設定など	■	■



一度の充電で一日の作業に十分対応できるリチウムイオンバッテリー
掛けておくだけで充電できるスタンドもございます

常に握りしめなくても指にかかって落ちにくいようにデザインされたフック

人間工学に基づいた握りやすい滑らかなデザインと重量バランスで、身体への負担を最小限に

ご自身でのメンテナンスや121℃、20分のオートクレーブが可能なボトムパーツ

メンテナンス方法につきましては、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先 : info@ependorf.jp



- 1 モード選択はダイヤルを回すだけです。
- 2 大きなディスプレイとその位置は、最適な見やすさになっているため、操作性の向上と判別ミス低減を可能にします。
- 3 充電状況や残りのバッテリー残量が一目でわかる表示付きで、作業途中で止まってしまうことを避けることができます。
- 4 ▲は設定操作では上/ピペッティングでは吸引、▼は設定操作では下/ピペッティングでは排出、とシンプルなボタン操作になっています。

Xplorer / Xplorer plus の詳細情報

Xplorer / Xplorer plus の使い方や分注方法等の動画



<https://youtu.be/GKir4KsJ5TE>



Xplorer / Xplorer plus の製品カタログはこちら



<https://ter.li/dcwtqq>

YouTube 動画

エペンドルフの YouTube アカウントでは便利な自動連続分注モードや機能の説明の他にも、様々な動画をご用意しています。

[ependorf youtube](#)



目の回るような分注作業もボタン押しっぱなしで楽々完了

電動連続分注器マルチペット E3 / E3x

30% OFF !

E3 / E3xを使うメリット

- > 一度にまとめて吸引した液体を、設定した容量で連続して排出できるため、多くの検体やプレートなどの分注スピードが大幅にUP
- > ボタンを押すだけで吸引排出ができるため、身体への負担を軽減
- > 手動でのピペティングで生じうる使用者間での誤差を最小限に
- > 使用する溶液や容器に合わせて、吸引排出スピードを調整可能

E3とE3xの違いは使えるモードの数

一目で分かるマルチペット E3 と マルチペット E3x	マルチペット E3	マルチペット E3x
モーター式ピストンによる高速分注	■	■
Combitips advanced® チップ自動認識	■	■
ワンボタンチップエジェクション	■	■
1 μL ~ 50 mLの容量範囲	■	■
9つの言語によるバックライト付大型カラーディスプレイ	■	■
スリープモードは、使用していない時にバッテリーを節約します	■	■
長寿命のリチウムイオンバッテリー	■	■
操作モード	3	7
連続分注：一度に100ステップまでの連続分注 YouTube	■	■
自動分注：0.1 ~ 10秒間の固定間隔で連続分注 YouTube	■	■
ピペティング：50 mLまでの正確な液体分注	■	■
シークエンシャル連続分注：16ステップまで個別容量設定をした連続分注 YouTube	■	■
吸引±分注：容量が不明な液体を吸引して容量を測り、そのまま希望する容量の連続分注を行います YouTube	■	■
滴定：液体を排出した容量を表示 YouTube	■	■
連続吸引：上清の回収など YouTube	■	■
オプション：よく使う設定の保存、メンテナンス間隔の設定、キーロックなど	■	■



一度の充電で一日の作業に十分対応できるリチウムイオンバッテリー
掛けておくだけで充電できるスタンドもございます

常に握りしめなくても指にかかって落ちにくいようにデザインされたフック

人間工学に基づいた握りやすい滑らかなデザインと重量バランスで、身体への負担を最小限に

10種類のコンビチップアドバンス (1 μL ~ 50 mL の9つの容量 + 高粘度用 ViscoTip [YouTube](#)) を自動認識。チップは下から挿し込むだけです。



- 1 モード選択はダイヤルを回すだけです。どのモードを使用しているか一目でわかります。
- 2 大きなディスプレイとその位置は、最適に見やすさになっているため、操作性の向上と判別ミス低減を可能にします。
- 3 ワンボタンで吸引・排出が行えます。液体の性質に合わせて、吸引排出スピードをコントロールできるため、様々な液体に対応できます。
- 4 コンビチップアドバンスの排出は、コンビチップ内のシリンジが下がりきった状態でこのレバーを押すだけです。

マルチペット E3 / E3x の詳細情報

E3 / E3x の使い方やプレートへの分注方法等の動画



<https://youtu.be/zQQRSDdUVKE>

はちみつのような高粘度溶液の分注動画



<https://youtu.be/3ukuW-PJqPQ>

マルチペット E3 / E3x の
[製品カタログはこちら](#)



<https://ter.li/2bw3fw>

電動ピペット・連続分注器キャンペーン

2021年4月1日～9月30日



ピペットの修理・校正サービスのご案内

長年の使用によるマイクロピペットパーツの摩耗や液体の吸い込みによるダメージは、精度に影響を与えてしまいます。マイクロピペットをいつも最高の状態でご利用いただくために、バリデーションサポートをご活用ください。

エッペンドルフの検定・校正サービスは全メニュー ISO8655準拠です。**GLP/GMP 等の品質管理、臨床検査(ISO15189) 等の各種 ISO 運用時にご利用いただけます。**

JCSS 校正や他社ピペットの検定・校正サービスも実施中！

本サービスの資料請求・お問い合わせ：info@eppendorf.jp

注文案内

	品名・型式	Order no.	希望小売価格	キャンペーン価格
電動ピペット	Xplorer シングルチャンネル 0.5 – 10 µL	4861 000.015		
	” 1 – 20 µL	4861 000.017		
	” 5 – 100 µL	4861 000.023		
	” 10 – 200 µL	4861 000.027		
	” 15 – 300 µL	4861 000.031	¥ 78,300	¥ 54,810
	” 50 – 1000 µL	4861 000.040		
	” 0.125 – 2.5 mL	4861 000.044		
	” 0.2 – 5 mL	4861 000.058		
	” 0.5 – 10 mL	4861 000.066		
	Xplorer plus シングルチャンネル 0.5 – 10 µL	4861 000.708		
	” 1 – 20 µL	4861 000.710		
	” 5 – 100 µL	4861 000.716		
	” 10 – 200 µL	4861 000.720		
	” 15 – 300 µL	4861 000.724	¥ 96,600	¥ 67,620
	” 50 – 1000 µL	4861 000.732		
	” 0.125 – 2.5 mL	4861 000.736		
	” 0.2 – 5 mL	4861 000.740		
	” 0.5 – 10 mL	4861 000.759		
	Xplorer 8- チャンネル 0.5 – 10 µL	4861 000.104		
	” 5 – 100 µL	4861 000.120	¥ 136,000	¥ 95,200
	” 15 – 300 µL	4861 000.147		
” 50 – 1200 µL	4861 000.163			
Xplorer plus 8- チャンネル 0.5 – 10 µL	4861 000.767			
” 5 – 100 µL	4861 000.783	¥ 167,000	¥ 116,900	
” 15 – 300 µL	4861 000.805			
” 50 – 1200 µL	4861 000.821			
Xplorer 12- チャンネル 0.5 – 10 µL	4861 000.112			
” 5 – 100 µL	4861 000.139			
” 15 – 300 µL	4861 000.155	¥ 160,000	¥ 112,000	
” 50 – 1200 µL	4861 000.171			
Xplorer plus 12- チャンネル 0.5 – 10 µL	4861 000.775			
” 5 – 100 µL	4861 000.791	¥ 197,000	¥ 137,900	
” 15 – 300 µL	4861 000.813			
” 50 – 1200 µL	4861 000.830			
電動連続分注器	マルチピペット E3	4987 000.010	¥ 93,300	¥ 65,310
	マルチピペット E3x	4987 000.029	¥ 119,000	¥ 83,300

製品の仕様、価格、外観等は予告なしに変更することがあります。希望小売価格は2021年1月現在の価格です。希望小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。

www.eppendorf.com

エッペンドルフ株式会社 101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 Tel: 03-5825-2361 Fax: 03-5825-2365 Email: info@eppendorf.jp

Eppendorf® and the Eppendorf logo are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners. U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright© 2021 by Eppendorf AG. 3D0401P Printed in Japan