

簡単、高効率のAAVベクター精製キットをお得に試せるチャンス！

# AAVpro<sup>®</sup> Cell & Sup. Purification Kit Maxi

## 半額モニターキャンペーン

募集期間：2022年9月1日(木)～9月30日(金)まで

AAVpro<sup>®</sup> Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes) (製品コード 6676)は、アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクター産生細胞中とその培養上清中に産生されたAAVベクターを簡便に約7時間で精製できるキットであり、さまざまな血清型(セロタイプ)に適用可能です。

現在、AAVpro<sup>®</sup> Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes)のモニターを募集しています。モニターとしてお試しいただける方には、本キットを**半額**でご提供いたします！

### ◆ モニター対象製品

50%OFF

製品名	容量	製品コード	通常価格(税別)	お試し価格(税別)
AAVpro <sup>®</sup> Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes)	4回	6676	¥159,000	¥79,500

- ✓ AAV産生細胞と培養上清の両方から同時にAAVベクターの精製が可能
- ✓ さまざまな血清型(セロタイプ)のAAVベクターに適用可能
- ✓ 独自のAAVベクター抽出法により凍結融解法や超音波破碎法のような面倒な操作は一切不要
- ✓ AAVベクター精製に必要なすべてのバッファーが付属

### ◆ モニター応募条件

- ・製品到着後、3か月以内を目途にご評価いただき、実施例の提供と評価アンケートにご協力いただける方
- ・AAV実験をされている方、始めようとされている方
- ・日本国内在住の方

※フィードバックいただいた感想や結果を、弊社ウェブサイトへの掲載などに利用させていただく場合があります。

### ◆ お申込み方法

弊社ウェブサイトのキャンペーンページの「お申込みはこちら」から専用ページにお入りいただき、必要事項をご記入の上、送信してください。

お申込み完了後、AAVpro<sup>®</sup> Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes)が半額でご購入いただけるクーポン(専用発注書)を、登録いただいたメールアドレスにお送りします。

★ キャンペーン詳細とモニターご応募は、弊社ウェブサイトをご確認ください！


タカラバイオ キャンペーン

検索




チラシ裏面では、AAVpro<sup>®</sup> Cell & Sup. Purification Kit Maxiの実験例をご紹介します

## ◆ 実験例① 精製後の各セロタイプの純度測定

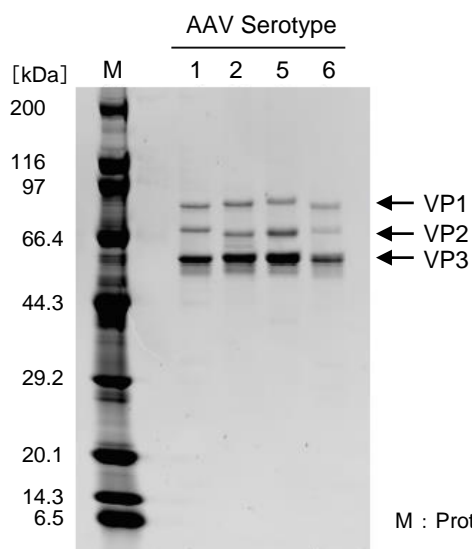

T225フラスコ5本で調製した蛍光タンパク質ZsGreen1を搭載する各セロタイプのAAVベクター産生細胞とその培養上清から、AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxiを用いてAAVベクターを精製した。その後、AAVpro® Titration Kit (for Real Time PCR) Ver.2(製品コード6233)を用いてタイターを測定し、 $1 \times 10^9$  vector genome (vg)/laneでSDS-PAGEに供した。その結果、AAVキャプシドタンパク質 (VP1、VP2、VP3) が主要バンドとして確認できた。

## ◆ 実験例② 精製AAVベクターの感染能評価

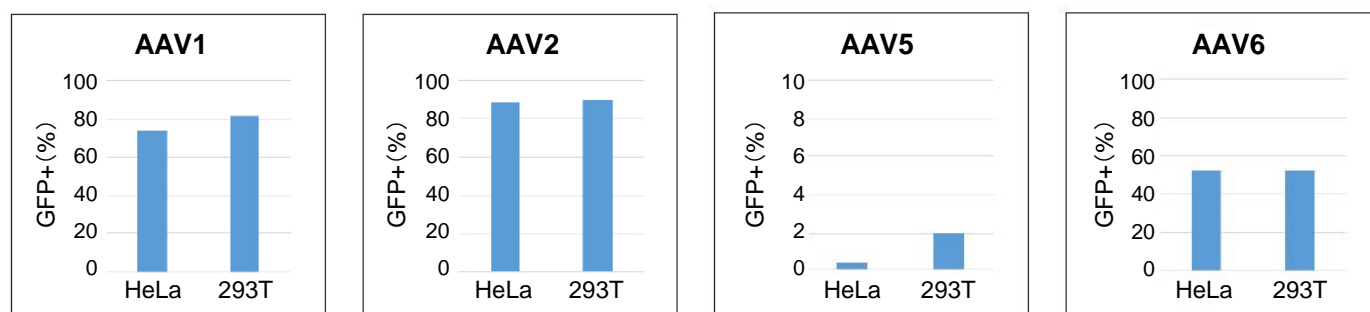

実験例①で取得した各セロタイプのAAVベクターを用いて、各細胞株への感染力価を評価した。精製したAAVベクターは50,000 vg/cellで感染させ、3日後にフローサイトメトリー解析を行った。AAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxiで精製したAAVベクターは感染能を保持していることが確認できた。

2021年4月に実施したAAVpro® Cell & Sup. Purification Kit Maxi (All Serotypes) のモニターキャンペーン結果を、弊社ウェブサイトに掲載しています。  
**こちらぜひご覧ください！**

- ・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
- ・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
- ・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
- ・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
- ・本チラシ記載の価格は2022年9月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2022年8月作成G

## タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282  
関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995  
テクニカルサポートライン

TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店