

ベックマン・コールター 核酸抽出キット

動物細胞・組織・血液からの
高品質 RNA 抽出試薬

無償サンプル“増量”キャンペーン



AMPure XP の SPRI 磁性ビーズを用いた、大量サンプル・自動化に適した RNA 抽出キット

RNAdvance Cell v2/Tissue/Blood

無償サンプルを増量して 20 preps* をお届けします！

* 通常は 10 preps の提供です。

期間 | ～ 2023 年 6 月 30 日 (金) 受付分まで


キャンペーン番号

GEN2304

※ご注文の際は、こちらのキャンペーン番号を
弊社販売代理店へお伝えください。

96 ウェルプレート + 8 連ピペット実験や自動分注機での処理に適した
磁性ビーズ方式 ミドル～ハイスループット抽出が必要な方に！

シングルチューブでの抽出も可能です

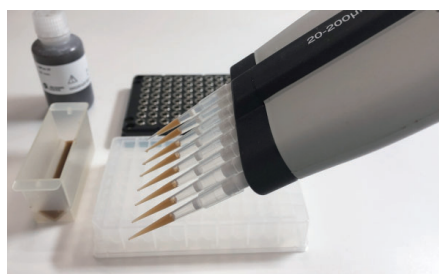

8 連ピペットで試薬分注



96 ウェル磁気プレートで、一気に磁性ビーズと溶媒を分離



ベックマン・コールターの自動分注機 Biomek i-Series で
ミドル～ハイスループット自動 RNA 抽出を実現

自動分注機 Biomek i5 Multichannel を用いた場合の自動抽出所要時間例

サンプル	抽出試薬キット	24 サンプル抽出	96 サンプル抽出
細胞	RNAdvance Cell v2	2 時間 37 分	3 時間
組織	RNAdvance Tissue	2 時間 36 分	3 時間 6 分
血液	RNAdvance Blood	2 時間 11 分	2 時間 40 分

お申込みは裏面をご覧ください。 販売代理店様経由にてお申込みください。 

キャンペーン対象製品

- ✓ いずれの製品も、磁性ビーズと磁石を使った、シンプルな抽出プロトコル
- ✓ 英文を読まなくても大丈夫! 日本語簡易マニュアルを添付

■ 動物細胞からの RNA 抽出キット RNAdvance Cell v2

- ・培養細胞～5万細胞に対応、～1.8 μg の RNA 収量

■ 動物組織・細胞からの RNA 抽出キット RNAdvance Tissue


- ・組織 10mg、培養細胞～200万細胞に対応、～90 μg の RNA 収量
- ・水を多く含む組織や細菌サンプルも、追加プロトコルで対応可

■ 血液からの RNA 抽出キット RNAdvance Blood

- ・血液 400 μL に対応、～0.95 μg の RNA 収量



RNAdvance Tissue

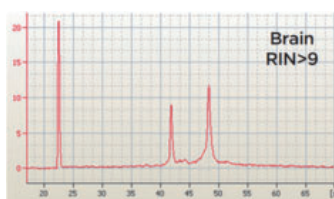

RNAdvance Tissue を用いた、脳組織サンプルからの RNA 抽出例

脳組織 10 mg から抽出した RNA を、Agilent 2100 Bioanalyzer Eukaryote Total RNA Nano チップで測定しました。RNA トレースが示すとおり、RIN スコアは 9 以上の非常に分解の少ない RNA が抽出できました。

Ordering Information

製品名	Preps	製品番号	メーカー希望小売価格
RNAdvance Cell v2	96	A47942	¥63,300
	960	A47943	¥273,000
RNAdvance Tissue	50	A32645	¥54,600
	96	A32649	¥78,600
	384	A32646	¥169,000
RNAdvance Blood	50	A35603	¥61,100
	384	A35604	¥393,000

※メーカー希望小売価格は変更する場合がありますのでご了承ください。
メーカー希望小売価格はすべて税別です。

RNAdvance シリーズ 無償サンプル提供 ～ 増量キャンペーン

マグネットアクセサリー (96 ウェルプレート用 or 1.5 ～ 2 mL チューブ用) も貸出いたします。

販売店ご担当者へ  **お名前・部署・Eメール・住所・電話番号**
ご希望製品・貸出マグネット種類 (プレート or チューブ) をお伝えください。

サンプル品は使用方法・性能の試用のためのご使用に限定させていただきます。

サンプル品の提供は製品を使用されたことのないお客様に限定させていただき、研究室・部署について1回までのお申込みとさせていただきます。

Beckman Coulter および Beckman Coulter ロゴは、Beckman Coulter, Inc. の登録商標です。

ベックマン・コールター株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 ☎ 03-6745-4704

E-mail bckk_ls_web@beckman.com URL <https://www.beckman.jp>

本内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

G23g0601a

MAPSS-LS-202303-44

2023.3-10000 (L)