

酵素ミックスが**30%OFF!** 数量限定でプライマー・プローブが**無料!**

リアルタイムPCRプローブ法関連製品キャンペーン

キャンペーン期間：2023年7月24日(月)～9月29日(金)



タカラバイオでは、リアルタイムPCRを広くサポートする多くの製品をご提供しています。
今回、その中からプローブ法関連製品をピックアップし、お得なキャンペーン**2つ**をご用意しました。
特に、まだタカラバイオのプローブ法関連製品をお使いになったことがない方はこの機会をぜひご活用ください!

◆ キャンペーンその①：リアルタイムPCR(qPCR)ミックスが30%OFF!

高性能プローブ法用qPCRプレミックス試薬「**Probe qPCR Mix** (製品コード RR391A/B)」を**30%OFF**でご提供!

製品名	容量	製品コード	通常価格(税別)	特別価格(税別)
Probe qPCR Mix	200回 (50 µl反応系)	RR391A	¥39,000	¥27,300
	400回 (50 µl反応系)	RR391B	¥72,000	¥50,400

【 Probe qPCR Mixの特長 】


- ✓ 高い精度と幅広いダイナミックレンジ
- ✓ PCR阻害物質に対する抵抗性を強化
- ✓ 高速反応条件に対応
- ✓ 2×プレミックス中に耐熱性RNase Hを添加

◆ キャンペーンその②：先着50セット限定! プライマー・プローブセットが無料!

キャンペーン期間中に①のProbe qPCR Mix(RR391A/B)をご購入いただいた方に、先着50セット限定でプローブ法用プライマー・プローブセット「**Perfect Real Time サポートシステム(PRTSS) for プローブ** (通常価格 ¥25,000)」を**無料**でご提供!

【 PRTSS for プローブの特長 】

- ✓ ヒト、マウス、ラットのRefSeq登録遺伝子に対してプライマー・プローブが設計済み
- ✓ オンラインでプローブ検索から注文まで簡単ラクラク
- ✓ プライマー・プローブの配列情報を完全開示
- ✓ プローブ用qPCR試薬「**Probe qPCR Mix**」との組み合わせで高いパフォーマンスを実現

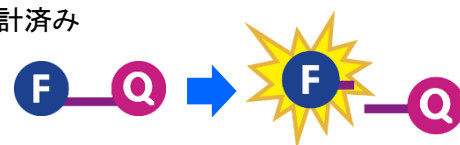

【 プライマー・プローブセット無料でのお申込み方法 】



注1) PRTSS for プローブの無料でのご提供は先着50セット限定です。50セットに達した場合、キャンペーン期間中でも無料でのご提供は終了いたします。

注2) PRTSS for プローブの無料でのご提供は、RR391のA包装、B包装の容量に関わらず、1キットのご購入で1セットとさせていただきます。また、1研究室につき1セットまでとさせていただきます。

★ 無料でのお申込み方法やキャンペーンの詳細は ⇒


タカラバイオ キャンペーン

検索

チラシ裏面で製品について詳しくご紹介。ぜひご覧ください!

◆ Probe qPCR Mix (製品コード RR391A/B) の他社同タイプキットとの阻害耐性比較

(弊社取得データ)

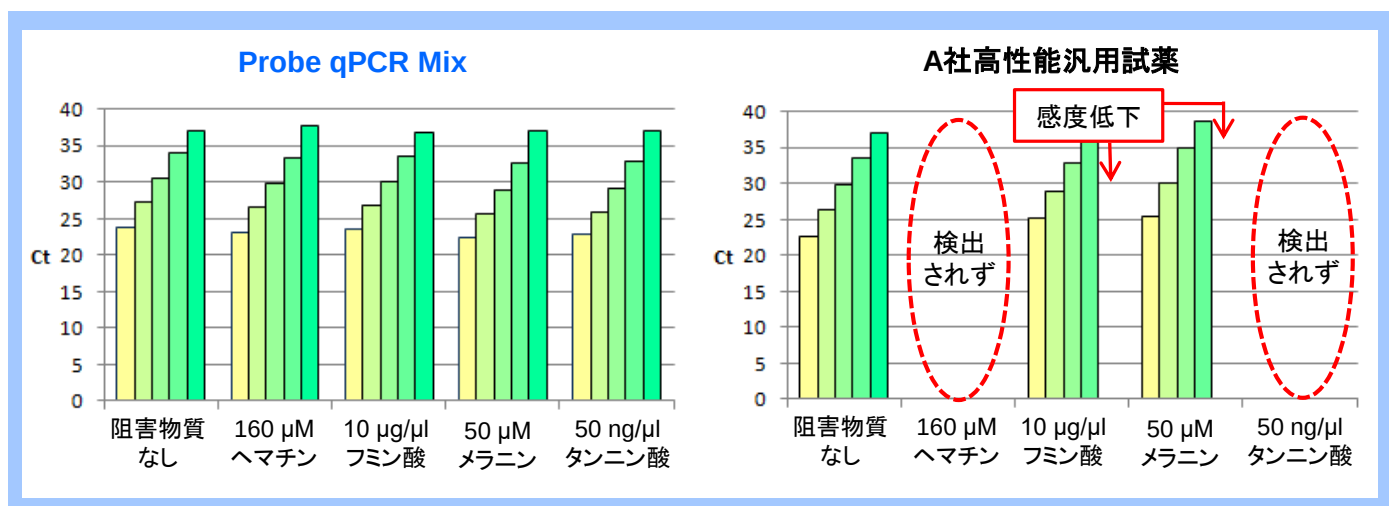

鋳型: HL60 ゲノムDNA

170 ng
17 ng
1.7 ng
170 pg
17 pg / 20 μl 反応系

・ターゲット: ヒトACTB (Dual Labeled Probe使用)
・qPCR装置: ABI 7500 Fast システム
・qPCR条件: 95°C 20 sec.
95°C 3 sec.
60°C 30 sec. } 40 cycles

反応時間: 39分

PCR反応を強力に阻害することが知られているヘマチン(血液成分)、フミン酸(土壌成分)、メラニン(皮膚・毛髪成分)、タンニン酸(植物成分)を反応系に添加した系と添加しない系で、Ct値を比較しました。

Probe qPCR Mixは他社の同等試薬に比べ格段にPCR阻害物質抵抗性が高く、これまで良好な結果が得られなかったようなサンプルを用いた反応でも高い成功率、検出感度が期待できます。

◆ Perfect Real Timeサポートシステム(PRTSS) for プローブの仕様

サービス項目	レポーター／クエンチャー	保証収量 (プローブ)	納期	通常価格(税別)
Perfect Real Timeサポートシステム for プローブ	FAM/BHQ-1	1.5 OD	約3~4週間	¥25,000/1セット※

※: 1セットにはプローブ1本、プライマー2本の計3本が含まれます。

Probe qPCR Mix (製品コード RR391A/B) と PRTSS for プローブ との組み合わせ使用がリアルタイムPCR実験成功への近道! この機会にぜひお試しください!

・本チラシで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
・本チラシに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
・本チラシ記載の価格は2023年7月24日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2023年7月作成G

タカラバイオ株式会社

東日本支店・西日本支店 TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282
関西支店・営業第2部 TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995
テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995
Website <https://www.takara-bio.co.jp>
Facebook <https://www.facebook.com/takarabio.jp>

取扱店