

FlexFire Fusion C18 7 μm 半額 キャンペーン!!



多くのリクエストにより、ついに登場した

FlexFire Fusion C18 7 μm を

50 % OFF にて提供します。

◇ キャンペーン期間

2024年12月24日(火) ~ 2025年6月30日(月)

FlexFire Fusionに変えることで...

保持時間は変わる？

クロマトはどうなる？

分析条件の再検討が必要？

この機会に是非お試しく下さい！



FlexFire Fusion C18 7 μm の”特長”

● 高い汎用性


Develosil ODS 7 μmに比べて、pH・温度・最大圧力範囲が向上しており、より多くの分析種に対応することが可能です。

● 簡単な切替プロセス

Develosil ODS 7 μmとの保持の比較においてはFlexFire Fusion C18 7 μmの方が強い傾向にありますが、カラムの切り替えにおいては大きなメソッドの変更もなく運用できる可能性が十分にあります。

注) Develosil シリーズは今後販売を終了します。

分析例：局法ジクロフェナクナトリウム

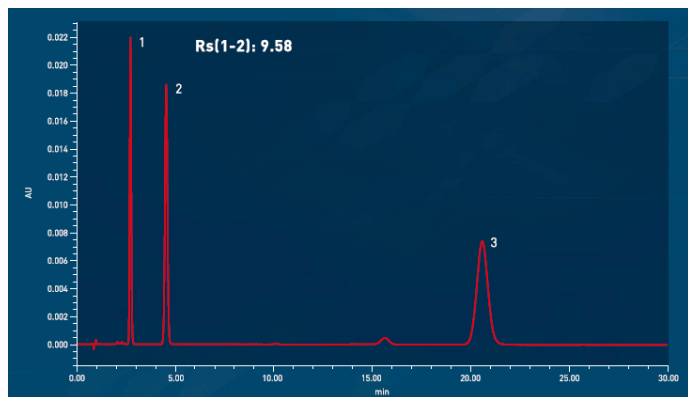

- 分析条件 -

Column	FlexFire Fusion C18 7 μm 4.6 × 250 mm
Eluent	Methanol/Dilute acetic acid (100) (3→2500) Mixture (4 : 3)
Flow Rate	2.8 mL/min
Col.Temp.	40 °C
Detection	240 nm
Injection Vol.	20 μL
Sample	1. Ethyl Parahydroxybenzoate 2. Propyl Parahydroxybenzoate 3. Diclofenac Sodium

FlexFire Fusion C18 7 μm 価格表

内径	長さ	メーカー P/N	Cat.No.	価格	キャンペーン価格
4 mm	100 mm	401-740100W	5055-03561	52,600	26,300
4 mm	150 mm	401-740150W	5055-03563	60,400	30,200
4 mm	250 mm	401-740250W	5055-03564	71,000	35,500
4.6 mm	100 mm	401-746100W	5055-03569	50,300	25,150
4.6 mm	150 mm	401-746150W	5055-03570	58,200	29,100
4.6 mm	250 mm	401-746250W	5055-03571	70,000	35,000

注)上記以外のサイズもお取り扱いがございます。
お近くの支店または営業所までお問い合わせください。



ジールサイエンス株式会社

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F
TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622
<https://www.gls.co.jp>

製品・技術に関するご相談

カスタマーサポートセンター
TEL.04-2934-1100
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:00
(土・日・祝日・弊社休日を除く)

お問い合わせフォーム



- 掲載している価格には消費税は含まれません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名及び製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中にはTMおよび®マークは明記しておりません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している製品をご使用する際には、必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。